

□

**Дистиллятор воды □ настольный Аквадист (Aquadist), Euronda (Италия)** - экономичный и простой в использовании настольный дистиллятор.



**Принцип работы:**

**Аквадист получает дистиллированную воду** самым простым путем: кипячением воды и конденсацией пара. В процессе работы загрязнения и осадок остаются во внутренней колбе из нержавеющей стали, а дистиллят стекает в накопительную емкость. Работающий дистиллятор нельзя закрывать в шкафу, т.к. вентилятор нуждается в свободном доступе воздуха.

**Производительность:**

Аквадист производит 4 литра дистиллированной воды за 5-6 часов работы (приблизительно 0,7 л/час). При использовании горячей воды процесс дистилляции займет меньше времени.

### **Угольные фильтры:**

Для дополнительной очистки воды от легких фракций используются угольные фильтры. Одного угольного фильтра, вставленного в крышку накопительной емкости, хватает приблизительно на месяц использования. Если вода используется в стерилизаторе или не имеет запаха, использование угольного фильтра не требуется. Дополнительный комплект угольных фильтров (6 шт.) можно купить отдельно.

### **Безопасность работы:**

При окончании процесса дистилляции (когда вода во внутренней емкости заканчивается), Аквадист автоматически отключается. Поэтому нет необходимости контролировать его работу, и вы свободно можете отлучаться.

### **Очистка внутренней поверхности:**

Загрязнения неизбежно будут покрывать внутреннюю колбу **дистиллятора**, поэтому потребуется ее очистка. Для этого можно использовать специальный очиститель, который входит в комплект дистиллятора, или обычное средство от накипи. Небольшое количество осадка безвредно и не мешает работе **дистиллятора**.

**Стандартная комплектация:**

- **Дистиллятор воды настольный бытовой** Аквадист;
- Защитная крышка;
- Угольные фильтры (6 шт.);
- Кабель питания;
- Упаковка очистителя осадка;
- Накопительная емкость;
- Инструкция по эксплуатации;
- Транспортная упаковка (Ш/В/Г): 29x40x28 см.

**Дополнительные принадлежности:**

- Дополнительный комплект угольных фильтров (6 шт.)
- Дополнительная упаковка очистителя осадка

**Технические характеристики дистиллятора Аквадист:**

Объем резервуара: **4 л**

Производительность: **700 мл/час**

Потребляемая мощность (общая): **580 Вт**

Габариты (высота/диаметр): **36/23 см**

Вес: **3,5 кг**

